

Primer lösen

- Short Spin der ungelösten Primer
- Zugabe der entsprechenden Menge Sigma Wasser (siehe „Vol. für 100pmol/ul“-Angabe auf dem Synthese Report) zum Lösen der Primer
- 10 Sek. vortexen
- Short Spin
- Konzentrationsüberprüfung über eine OD-Messung

Das Originaltube wird im Primerstock (-20°C) gelagert, woraus man sich ein Aliquot entnimmt und für sich selbst lagert (-20°C) und runter verdünnt (10pmol/ul).