

Stecken von gelben und blauen Spitzen, DNase- and RNase-frei

- **Handschuhe tragen.**
- Arbeitsfläche mit Bacilol AF reinigen.
- Einen **Bogen unbenutztes, sauberes Unterlagepapier oder Alufolie** auslegen.
- Zu sortierende Spitzen darauf ablegen.
- Boxen füllen und mit Deckel verschließen.
- Boxen mit Autoklavierband versehen und zum Autoklavieren bereitstellen (Trockenprogramm).

Bench Protection Paper:

VWR, 115-0653; 420x520 mm; 0,16 mm; weiß; Bögen; gefaltet; 500 Stück; 87,30 €.

Alternativ: Reinigen der Arbeitsfläche mit RNaseZAP (R2020, 250 ml, Sigma-Aldrich).

Befüllen von Boxen mit 2.0, 1.5, 0.5 und 0.2 ml Mikroreaktionsgefäßen

- **Handschuhe tragen.**
- Arbeitsfläche mit Bacilol AF reinigen.
- Einen **Bogen unbenutztes, sauberes Unterlagepapier** auslegen.
- Boxen mit Mikroreaktionsgefäßen aus den Vorratsbeuteln befüllen.
- Mit Deckel verschließen.
- Boxen mit Autoklavierband versehen und zum Autoklavieren bereitstellen (Trockenprogramm).